

WF2.4 模块

使用说明书



保定融柏恒流泵制造有限公司

Baoding Rongbai Precision Pump Manufacturing Co., Ltd

目录

| WIFI 模块网络配置使用说明 | 2 |
|-----------------|---|
| 手机版蠕动泵远程控制软件 | 3 |
| 保修条款 | 6 |

▲ 注意:使用前请扫描 WIFI2.4 模块上的专属二维码

一. WIFI 模块联网配置使用说明

1. 将 WIFI 模块安装到装置上,然后打开装置电源,用手机或者电脑的 无线网连接上我公司配备的 WIFI 模块(名称与产品型号一致),无密码;

2. 连接成功后,在手机或者电脑的浏览器里登录"10.10.100.254",账号 和密码均为: "admin"进入网页界面如下:

| Web:V2.4.3 固件: \ | V3.0.1 | <u>English</u> | | |
|--------------------------|--|---------------------------|--|--|
| | 有人物联网 有 | 人在认真做事! | | |
| 系统状态 | ADDRESS | 网络名称 | | |
| WiFi参数 | 日本10日 同様なた(SCID)、 PS1001A0 | 1-32个字符;区分 十小军 | | |
| 过传参数 | 网络名称(5510): 05100-14位 | ∧小⇒ ● 网络密码: | | |
| 附加功能 | 网络密码(8-64位): NONE | AP的密码是8-64个 字节,NONE为无加 | | |
| 系统管理 | 网络IP: 10.10.100.254 | 密 ● DHCP自动获取 | | |
| 固件升级 | 子网撞码: 255 255 255 0 | IP: 打开此功能,将从路 | | |
| 关于有人 | 574.42/3 | 由器获取IP;关掉, 需要手动输入IP | | |
| | Sheware 网络名称 (SSID): 路由器名称 | | | |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | |
| | DHCP自动获取IP: Disable 🗸 🗸 | | | |
| | IP地址: 192.168.0.116 | | | |
| | 子网旗码: 255 255 255.0 分给模块 静态正理地 | 的 | | |
| | 网关: 192.168.0.1 | | | |
| | DNS: 192.168.0.1 | | | |
| | 保存 | Y | | |
| 版权所有 © 清有人物联网技术有限公司 首 | | | | |

(1)选择左侧的"Wifi 参数",在"STA 参数设置"处也就是红框位置,点击"搜索",搜索你自己的路由器的名称并在密码处输入密码,以及相应分给模块的静态 IP 地址信息;输入完毕点"保存",弹出重启界面下:



(2)在此界面点击"重启"等待模块重启成功,如果联网正常,模块重启完成,模块的上的蓝色指示灯会常亮,说明联网成功,如果等待超过 5 分钟没亮,继续重复步骤 2,进入页面检查"STA 参数设置"处的WIFI 名称密码以及静态 IP 分配是否正确; (3)模块上的黑色按钮为恢复出厂指示灯,请勿随意按下;

二. 手机版蠕动泵远程控制软件

一.登录方法

手机微信扫描 WIFI 模块上的二维码,进入到"保定融柏恒流泵远程控制软件 V1.0",如图:



此界面可直接点击"使用说明"翻阅电子版使用说明书,"WiFi联 网配置说明"和"蠕动泵控制软件说明书"。也可点击"了解更多" 进入本公司官网,详细了解我公司更多产品。

二. 使用方法

1. 通过触摸"产品型号"进入到型号选择界面如下图:

| 蠕动泵产品 | 品型号选择 | |
|--------------------|---------------|--|
| 检索到当前装置 的产品型号为: | BT101LY | |
| BS100-1AQ | BT100S~600S | |
| BT100-2J~600-2J | BT101LY~601LY | |
| BT100EY~600EY | BT100EC~600EC | |
| | | |
| | | |
| | | |

 如果装置已经正常联网,可以在检索到当前装置型号位置显示 出,当前装置的型号,并且下边相应型号的产品会闪烁,提示你 进入到相应主界面,当点击相应型号后会进入到相应产品界面如 下:



进入到设备实时运行界面后,首先看设备在线状态,如果显示绿 色箭头说明设备在线,可以操控设备,并且可以看到设备当前状态,如果显示不在线说明设备断网了或者设备电源没有打开,确保设备连接上网络后,方可正常使用;

保修条款

●本产品保修一年,在保修期内如因用户使用不当或人为损 坏,不在免费保修之列。

下列情况均属于使用不当(但不仅限于以下情况):

给设备加了错误地电压类型

在设备软管上绞缠胶布、线绳、布条等杂物

短接不允许短接的接线

断开不允许断开的接线

使用非原厂的或未经公司同意的第三方软管

下列情况均属于人为损坏(但不仅限于以下情况):

有意或无意的磕、碰、摔、砸等

未经本公司许可的打开机箱等动作。

未经本公司许可的对设备本身的改动造成故障的。

●返厂维修前应与销售商或制造商联系。

●返厂维修运输应尽量采用原包装或采用其他可靠包装方 式。

●返厂维修时应详细注明故障现象和联系方式。

6



- 公司名称:保定融柏恒流泵制造有限公司
- 公司地址:保定市高开区电谷科技中心
- 咨询电话: 4006860117
- 售后服务: 0312-5893777
- 邮 箱: <u>rongbaipump@outlook.com</u>
- 邮 编: 071025
- 网 址: www.rongbaipump.com